

抗细胞粘附润洗液

Cat NO: IMV-A003

产品描述

抗细胞粘附润洗液（Anti-Adherence Rinsing Solution）是一款为了防止细胞粘附在器皿上，减少细胞损耗的培养耗材润洗液，可用于润洗细胞培养过程中使用的多种器材，达到降低其表面张力和减少细胞粘附的效果，尤其是在类器官培养传代、冻存过程中能有效避免细胞粘附产生样品损耗的问题。

产品信息

表 1. 试剂盒组成信息

产品货号	产品名称	产品规格	储存
IMV-A003L	抗细胞粘附润洗液	500mL	2-8℃，18 个月
IMV-A003S	抗细胞粘附润洗液	100mL	2-8℃，18 个月

使用说明

实验前，先用本产品润洗细胞或类器官培养实验中所需的器材内表面后，再进行后续实验操作。本产品也同样适用于细胞或组织培养的其他条件下细胞粘附问题，只需预先润洗培养器材内表面即可，本产品性质稳定，且对细胞状态或后续实验操作不会造成其他影响。

注意事项

本产品经过无菌处理，分装时请在无菌条件下进行。为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

