

N-2 Serum-Free Supplement (100×)

N-2 无血清添加剂

产品货号	产品名称	规格	储存条件	保质期
IMC-D08-5 mL	N-2 Serum-Free Supplement (100×)	5 mL	-20℃	12 个月

产品简介

N-2 Serum-Free Supplement (100×)，即 N-2 无血清添加剂 (100x)，是化学成分确定的 100X 浓缩型细胞培养添加剂。N-2 Serum-Free Supplement 具有促进细胞生长和存活的作用，常用于神经元、神经干细胞、神经瘤细胞等的培养，以及多能干细胞的培养和定向分化。N-2 Serum-Free Supplement 主要被推荐用于神经母细胞瘤以及周围神经系统 (PNS) 与中枢神经系统 (CNS) 来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。N-2 Serum-Free Supplement 可与添加了生长因子如 bFGF 及 EGF 的无血清神经元基础培养基，或 DMEM/F12 培养基配合使用。

产品信息

应用领域	细胞与基因治疗
产品类别	细胞培养添加剂
产品外观	液体
使用方式	100X
原料来源	非动物源
无菌级别	过滤除菌
PH	6-8

使用说明

按 1% (v/v) 的终浓度加入至培养基中。

注意事项

1. 本产品经过严格除菌过滤，为无菌产品，必须在超净台内使用，以避免微生物污染。

2. 本产品须尽量避免光照。本产品充分融解并混匀后，如有必要，可以适当分装后-20℃避光保存。短期内如果频繁使用，可以4℃避光保存，并建议在1-2周内用完。
3. 本产品长时间存放可能会出现少量沉淀，可上下颠倒混匀，完全溶解后即可正常使用。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。